

产品维护


- 在泵不工作时，将压住软管的压块松开，避免长时间挤压软管，产生塑性变形。
- 滚轮部分要保持清洁和干燥，否则会加快软管的磨损，缩短软管使用寿命并导致滚轮过早损坏。
- 泵头不耐有机溶剂和强腐蚀性液体，使用时应特别注意。

注意：如出现故障，请您拨打服务电话：0312-3127877



地址：保定国家高新技术产业开发区大学科技园
6号楼B座3-4层
邮编：071051
销售电话：0312-3138553 3132333 3138011
售后电话：0312-3127877
传真：0312-3168553
Http://www.longerpump.com.cn
E-mail: info@longerpump.com

KZ25蠕动泵泵头说明书

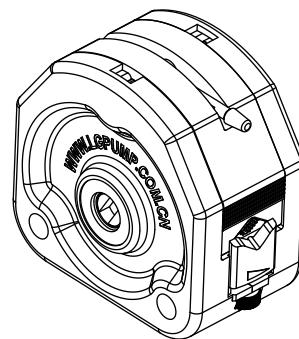


保定兰格恒流泵有限公司

KZ25 Peristaltic Pump Heads

简介


滚轮采用不锈钢材料，外壳采用PC材料，柔韧适中，晶莹剔透，一目了然。上压块采用PPS材料，良好的自润滑性，能减少软管磨损；刚性好，结构稳定；化学稳定性好；耐高温PPS+PC+SS=完美的组合，表现出优异的技术性能和使用性能。

外形尺寸

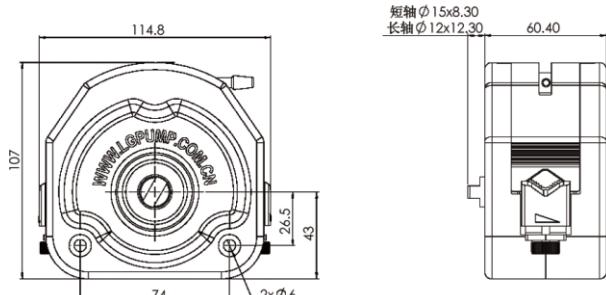

1

结构

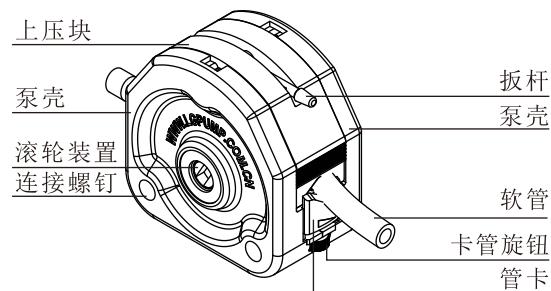

2

特点

- 上压块可以与泵头本体分离，装卡软管方便
- 根据用户需要，可串接多个泵头
- 外形美观、考究
- 结构紧凑、流量宽泛
- 方便OEM方式配套应用

⚠ 警告：

- 由于磨损，软管可能产生裂痕，导致液体漏出，可能对人体和设备产生伤害，因此要经常检查并及时更换软管！
- 更换软管或打开泵头时，不允许驱动器处于运转状态，否则会发生危险。

保修条款：

本产品保修一年，在保修期内如因用户操作不当或者人为损坏，本公司不负责保修；产品寄回维修时，请注明客户联系信息和产品故障现象。

主要参数

型号	产品编号	适用软管	参考流量 (ml/min) 60~600 (rpm)	转速范围
KZ25	05011520001 (长轴)	15°	200~1800	≤600rpm
		24°	350~3500	
	05011520002 (短轴)	35°	500~5000	
		36°	700~6000	


❖ 卡管步骤 ——

步骤一：




1. 将扳杆扳动180度，放松上压块并向上提出。

步骤二：

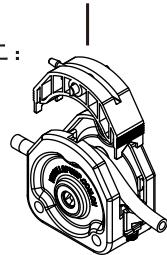

2. 将软管自然放在滚轮和两端管卡的V型槽上，将上压块压下。

步骤三：

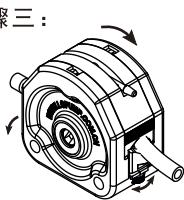

3. 按住上压块，将扳杆扳动180度锁紧上压块，调整卡管旋钮将软管卡紧。

💡 泵头材料不耐有机溶剂！



卡管旋钮为调整卡管间隙而设置，没有调节流量的作用！

❖ 泵头压管间隙检查

泵头装卡软管后，将软管一端插入水中，从另一端向软管内充气、插入水中一端不应冒气泡，如有气泡冒出，说明管壁太薄，不在使用范围内。

泵头安装

❖ 单泵头连接

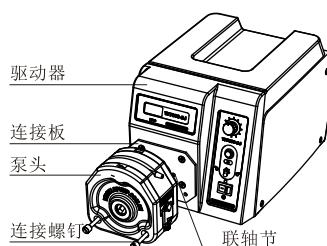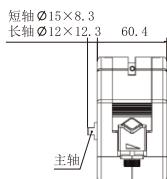

出厂前泵头已经安装在驱动器上。用户在实际使用中，若需更换另一型号的泵头，可参照下列方法进行：

步骤一：

- 松动连接泵头和驱动器的螺钉后，把泵头向前轻轻卸下。

步骤二：

- 将所更换泵头的主轴对准驱动器前端联轴节，使泵头定位孔与驱动器定位销吻合，再将泵头主轴插入驱动器联轴节内。

步骤三：

- 重新拧入与泵头相对应的螺钉，将泵头与连接板紧固。在旋紧螺钉时，应尽量保证两只螺钉的紧度相同，且不宜过紧，以防止下外壳变形而产生运转噪声。

💡 更换泵头前先切断电源。

❖ 双泵头连接

长轴 Ø12×12.3 短轴 Ø15×8.3
接驱动器 串联使用

