


产品维护

- 泵头不工作时，应取下软管，避免长时间挤压使软管产生塑性变形。
- 泵头的滚轮要保持清洁和干燥。否则会加快软管的磨损，缩短软管使用寿命和导致滚轮过早损坏。
- 由于泵头表面经过镜面抛光，表面很容易被划伤，清洁时可用水直接冲刷或用软棉布擦拭，避免划伤表面。
- 304不锈钢材料具备一定的抗酸碱腐蚀能力，但尽量避免长时间与强酸强碱接触。

LONGER 兰格
精于流体传输

地址：保定国家高新技术产业开发区大学科技园
6号楼B座3-4层
邮编：071051
销售电话：0312-3138553 3132333 3138011
售后电话：0312-3127877
传真：0312-3168553
Http://www.longerpump.com.cn
E-mail: info@longerpump.com

KZ35蠕动泵泵头说明书

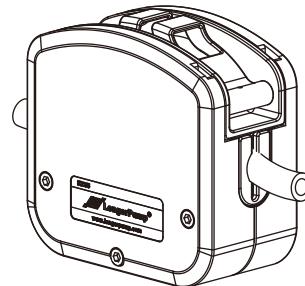


保定兰格恒流泵有限公司

KZ35 Peristaltic Pump Heads

简介


KZ35是一款不锈钢泵头，主要零件采用304不锈钢材质，符合GMP标准要求，可以在制药、食品等有卫生等级要求的领域应用。泵头采用压块与泵体分离的结构，泵体外表面经过镜面抛光处理，既美观大方又便于清洁。KZ35泵头还具有流量范围大、运行稳定可靠、耐腐蚀等特点，同时根据用户需求，可实现双泵头串联使用。

外形尺寸

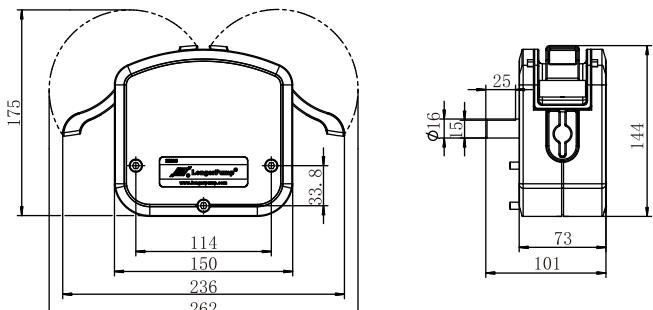

①

结构

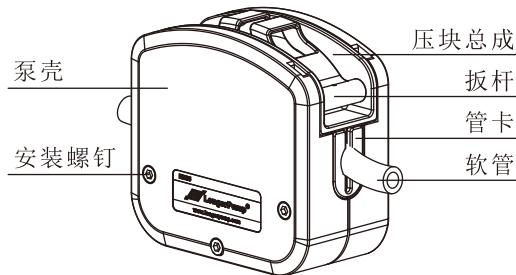

②

特点

- 主要零件采用304不锈钢材质，可以在制药、食品等有卫生等级要求的领域应用。
- 上压块与本体分离，方便安装软管。
- 有管接头和管卡两种软管安装方式，可适应用户的不同需求。
- 适用73#、82#软管、流量宽泛。
- 可以两个泵头串联使用。

⚠ 警告：

- 软管由于磨损可能产生裂痕，导致液体从软管中漏出，这时可能对人体和设备产生伤害，因此要经常检查并及时更换软管！
- 更换软管或打开泵头时，不允许驱动器处于运转状态，否则会发生危险。

保修条款：

本产品保修一年，在保修期内如因用户操作不当或者人为损坏，本公司不负责保修；产品寄回维修时，请注明客户联系信息和产品故障现象。

主要参数

型号	适用软管	参考流量 (ml/min) 60-600 (rpm)
KZ35	73#	600-7500
	82#	2000-11000

KZ35泵头种类

泵头形式	产品编号
单泵头	长轴（见⑦页） 05024320001
串联泵头	长轴/串联前级（见⑧页） 05024320002
	短轴/串联后级（见⑧页） 05024320003

安装方式

❖ 管卡方式

优点：物料只在软管内部传输，没有管接头带来的死角，避免了物料的残留，也便于清洁软管。

管卡材质：PVDF



两管卡之间软管长度为18cm

❖ 管接头方式

优点：软管磨损后，只需更换两管接头中间的部分，减少浪费。

接头材质：PVDF



两管接头之间软管长度为16.5cm

泵头安装

❖ 单泵头连接方法

- 先把传动套安装在泵头的主轴上，按图示尺寸定位后再紧固顶丝，如图1。
- 将装好传动套的泵头与驱动器连接，再紧固连接螺钉，如图2。

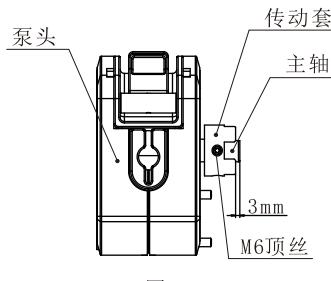


图1

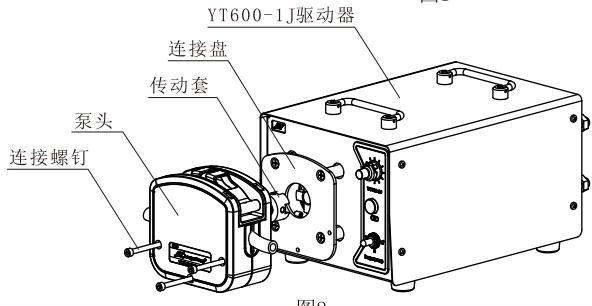


图2

❖ 串联泵头连接方法

- 先将传动套安装在串联前级的主轴上，并紧固顶丝，如图1。
- 将串联后级的轴头插入串联前级的轴槽内，如图1。
- 用加长连接螺钉把串联好的泵头连接到驱动器上，如图2。

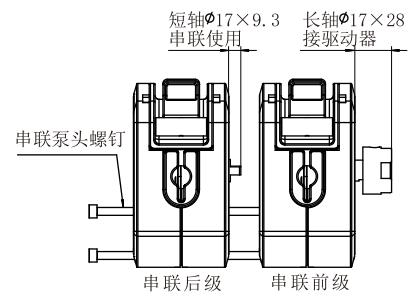


图1

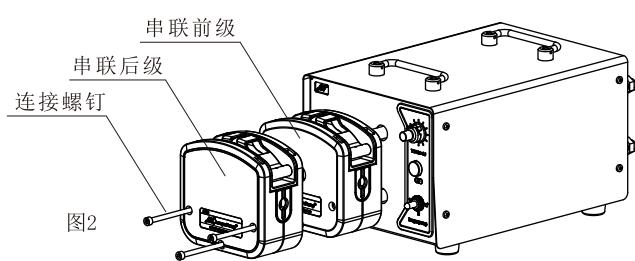


图2