

全国客服热线: 400-620-5333

LONGER 兰格
精于流体传输

地址: 保定国家高新技术产业开发区大学科技园
6号楼B座3-4层

邮编: 071051

销售电话: 0312-3138553 3132333 3138011

售后电话: 0312-3127877

传真: 0312-3168553

Http: //www.longerpump.com.cn

E-mail: info@longerpump.com




2019年8月

BT300-2J Peristaltic Pump

LONGER 兰格
精于流体传输

BT300-2J 蠕动泵 使用说明书

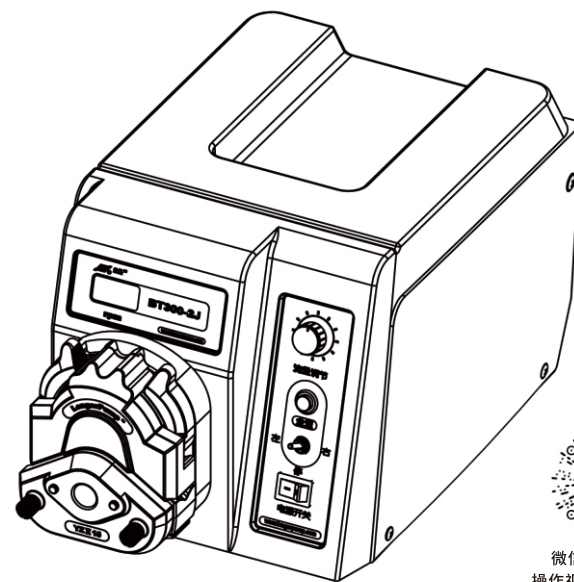

微信扫描获取
操作视频/使用技巧

保定兰格恒流泵有限公司
Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd.

 重要信息：
操作前请仔细阅读说明书。

-  警告：
- 软管由于磨损可能产生裂痕，导致液体从软管中漏出，这时可能对人体和设备产生伤害，因此要经常检查并及时更换软管！
 - 如果电源线或者插头有磨损或有其它损坏，请拔下电源插头（拔下插头而不是拽电源线）。
 - 您认为本机需要维护或修理时，请关闭电源并拔下电源插头。
 - 当安装外控设备前请将驱动器电源关闭。

※ 产品有害物质清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壳体/连接板	×	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
电源系统	×	○	×	○	○	○
驱动组件	×	○	×	○	○	○
控制组件	×	○	×	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。						

目录

一般特性 1

产品简介 2

基本操作 3

 【调速旋钮】 3

 【全速键】 3

 【左/停/右】 3

 【电源开关】 3

适用泵头和软管 4

泵头安装 5

外控功能 5

可选配件 7

产品维护 7

技术指标 8

一般性说明

※ 质保承诺

(1) 本产品整机保修期为3年，产品在保修期内发生故障，予以免费维修及更换零配件。耗材不在保修范围内。

(2) 属下列情况的本产品故障或损坏，无论是否在免费保修期内，均不在免费保修之列。

- 产品整机已经超出保修期；
- 产品使用者未按说明书要求，安装不当、保管不当、维护不当或使用不当造成的故障或损坏；
- 超出合同或技术协议中约定的使用条件；
- 非兰格服务机构、人员安装、修理、更改或拆卸造成的故障或损坏；
- 因使用非原厂部件或用户自行更换备件，且该备件未从兰格或指定经销商处购买导致的故障或损坏；
- 因意外因素或人为原因（包括输入不合适的电压、腐蚀、跌落等）导致的故障或损坏；
- 因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因造成的故障或损坏；
- 因其他非产品设计、制造、质量等问题而导致的故障或损坏；

※ 维修承诺

- 产品在保修期外发生故障，维修及更换零配件均按成本收费；
- 更换零部件3个工作日内可完成，若无法于维修时效内完成，将事前通知预估完成日期。

※ 争议处理



若因产品质量、服务等产生争议，按合同或协议约定处理。如无合同或协议，双方协商解决，否则按国家相关法律法规处理。

※ 产品返修须知

如需要将产品退返维修，请提前与公司或授权经销商联系，提供产品序列号，并注明用户联系信息和产品故障信息。如果该产品曾暴露在有毒化学物质或其他对人体健康有害的物质环境中，请在退返产品之前将产品清洗干净。产品需用原包装或不低于原包装标准妥善包装，以防止运输过程中对泵造成损坏。


产品简介

BT300-2J型蠕动泵可安装多种泵头：YZ1515x、YZ2515x、YZII15、YZII25、BZ25，能提供0.07~1140 (mL/min) 的流量范围。转速可手动调节，也可通过外控接口进行自动控制。可与FK-1C分装控制器配合，实现灌装功能。具有掉电记忆功能。操作简便直观。

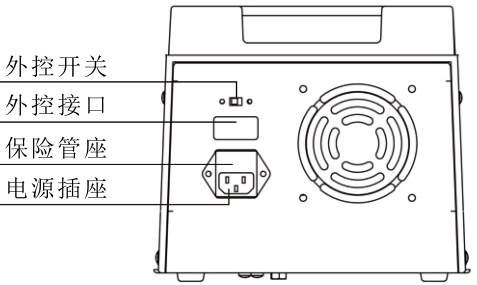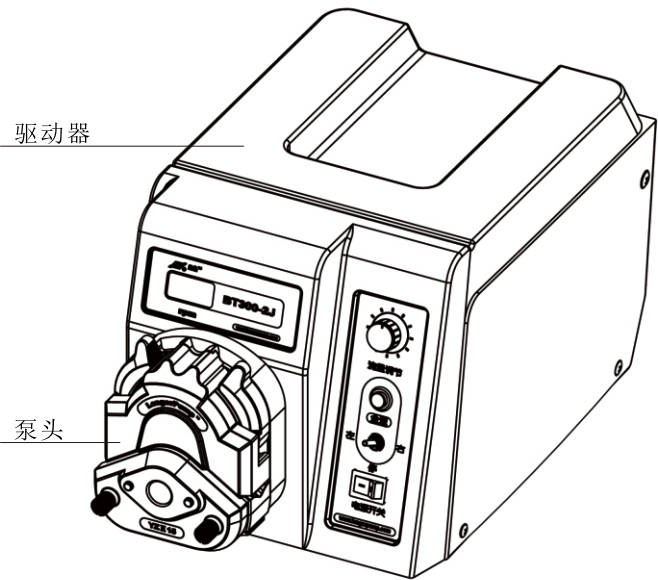

💡 泵在使用前要保证电源线的地线可靠接地，以确保潮湿环境中的人身安全。


基本操作

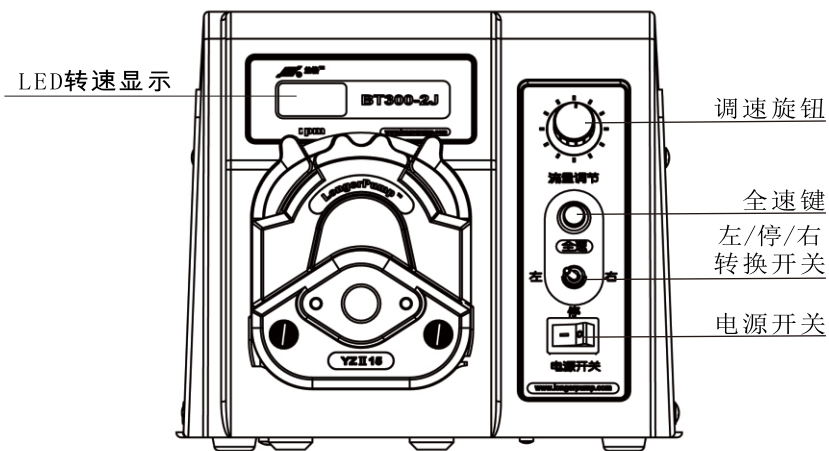

- **【调速旋钮】**
顺时针转动【调速旋钮】，转速递增；逆时针转动【调速旋钮】，转速递减。
- **【全速键】**
泵在运转时按动【全速键】，泵将以最高转速300 rpm运转，数码管显示【---】，完成快速排空、填充或清洗等操作，松开【全速键】，恢复到原状态。
- **【左/停/右】**
将【左/停/右】置于“左”时，泵逆时针运行；置于“右”时，泵顺时针运行；置于“停”时，泵停止运行。
- **【电源开关】**
切断或连接电源

💡 更改运行状态时要拔出扳杆，否则会板不动或损坏开关。

适用泵头和软管

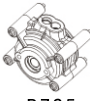适用泵头	适用软管 (mm)	参考流量范围 (ml/min)
 YZ1515x	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	0.07~1140
 YZ1115	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	0.07~1140
 YZ2515x	15# 24#	1.7~870
 YZ1125	15# 24#	1.7~870
 BZ25	24#	2.9~870

泵头安装

出厂前泵头已经安装在驱动器上。用户在实际使用中，若需更换另一型号的泵头，可参照下列方法进行：


- 1. 松动连接泵头和驱动器的螺钉后，把泵头向前轻轻卸下。
- 2. 将所更换泵头的主轴对准驱动器前端连轴器，使泵头定位孔与驱动器定位销吻合。
- 3. 重新拧入与泵头相对应的螺钉。在旋紧螺钉时，应尽量保证两只螺钉的紧度相同，且不宜过紧，以防止下外壳变形而产生运转噪声。(具体方法请参看泵头说明书)。

💡 更换泵头前先切断电源。


❖ 泵头压管间隙检查

泵头装卡软管后，将软管一端插入水中，从另一端向软管内充气、插入水中一端不应冒气泡，如有气泡冒出，说明管壁太薄，不在使用范围内。

外控功能

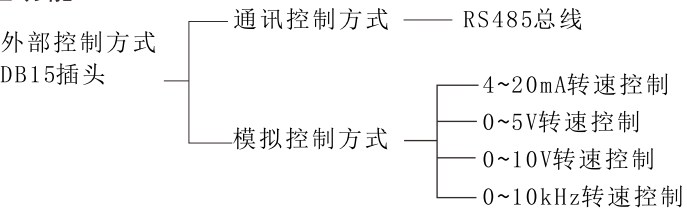


- ❖ 通讯控制方式：如使用通讯功能，请与公司联系，索取通讯规约。
- ❖ 模拟控制方式
 - 外控模块如下图所示，当需要使用外部控制功能时，将驱动器【外控开关】扳到外控状态，把外控模块插到蠕动泵后部的外控接口上（见产品组成图），接好相应的控制信号线即可。

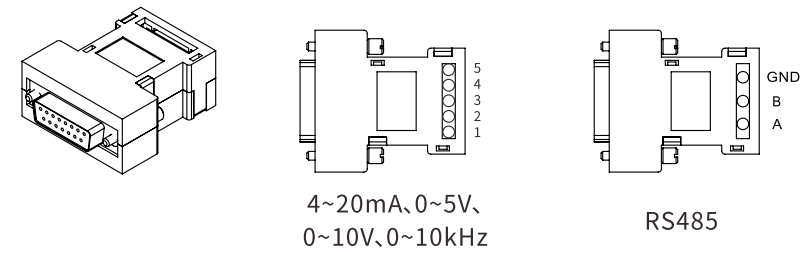


💡 根据实际需要，4种标准外控模块需另行选购。

❖ 各接线端子的定义如下：

- 1号端子 在4~20mA、0~5V、0~10V 外控模块中为模拟量输入端,用于控制泵的转速。
- 2号端子 外控启停输入端--悬空或输入低电平时，泵运行；输入高电平时，泵停止运行。
- 3号端子 外控正反转输入端--悬空或输入低电平时，泵顺时针转动；输入高电平时，泵逆时针转动。
- 4号端子 在4~20mA、0~5V、0~10V外控模块中，为模拟量输入的共地端；在脉冲输入外控模块中，为脉冲输入端，用于控制泵的转速，10kHz对应最高转速。
- 5号端子 外控正反转和外控启停信号输入的共地端，在脉冲输入外控模块中，该端子还做为脉冲信号输入的共地端。

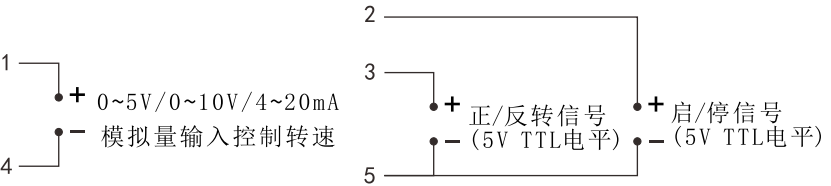

0~5V、0~10V、4~20mA 外控模块接线图

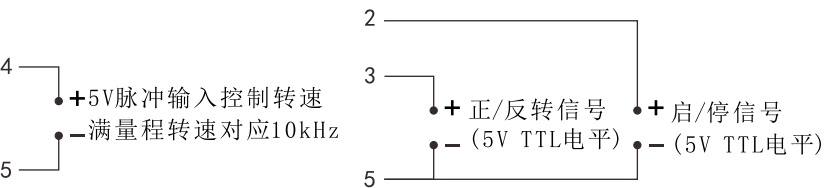

脉冲输入外控模块接线图

可选配件

❖ 分装控制器

与外控接口结合，控制泵的启停，可实现定量分配和灌装。

❖ 脚踏开关

与外控接口结合，控制泵的启停。

💡 脚踏开关和分装控制器为选购件，型号为JK-3。

产品维护

- 在泵不工作时，将压住软管的压块松开，避免长时间挤压软管使其产生塑性变形。
- 泵头的滚轮要保持清洁和干燥，否则会加快软管的磨损，缩短软管使用寿命和导致滚轮过早损坏。
- 驱动器表面和泵头不耐有机溶剂和强腐蚀性液体，使用时应特别注意。

💡 如出现故障，请您拨打服务电话：0312-3127877

技术指标

❖ 主要功能

适用泵头	YZ1515x、YZ2515x、YZ II 15、YZ II 25、BZ25
外控功能	启停控制、方向控制、速度控制 (0~5V、0~10V、4~20mA、0~10kHz可选)
全速功能	实现快速填充、排空
调速功能	调节转速
通讯功能	RS485
显示功能	显示当前转速
方向控制	正反转可逆

❖ 主要性能

转速范围	1~300 (rpm)
转速分辨率	1rpm
调节方式	旋转编码开关连续调节
显示方式	3位LED显示当前转速
适用电源	AC 90V~260V 50/60Hz
消耗功率	<48W
工作环境	环境温度0℃~40℃ 相对湿度 <80%
外形尺寸	280×200×180 (mm)
驱动器重量	3.6kg
防护等级	IP31