
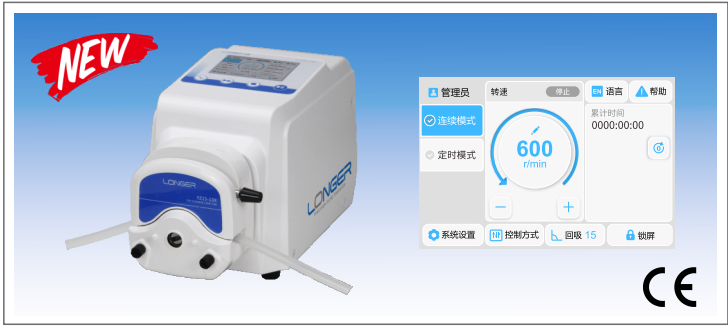


基本型蠕动泵

CJ650-1B CJ400-1B CJ200-1B

最大参考流量

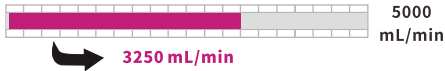

- 触摸屏配合常用按键，操作简单、流畅、可靠
- 转速比最高拓至65000：1，控制精度±0.1%
- 支持灵活配置多种控制源同时有效
- 三级权限管理

型号	CJ200-1B	CJ400-1B	CJ650-1B
转速范围	0.01-200rpm	0.01-400rpm	0.01-650rpm
转速调节分辨率	0.01rpm (<100rpm) ; 0.1rpm (≥100rpm)		
转速精度	±0.1%		
定时运行次数	0-999999		
定时间隔时间	0.1s-9999h		
定时运行时间	0.1s-9999h		
显示方式	3.5"彩色液晶屏，显示转速、时间等参数和状态		
运行方向	顺时针或逆时针		
工作模式	连续模式、定时模式		
控制方式	触摸屏+实体按键控制，脚踏开关控制，外部信号控制，通信控制，支持灵活配置多种控制源同时有效		
外控功能	启停控制：支持无源节点信号或5-24V信号，脉冲或电平触发 方向控制：支持无源节点信号或5-24V信号，脉冲或电平触发 转速控制：兼容多种信号4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz (有效外控信号范围、转速范围在系统设置中可设)		
通信功能	RS485接口，Modbus RTU协议或兰格OEM协议		
状态输出	转速：频率输出10Hz/rpm, OC门信号； 启停状态：无源节点信号, 断开为停止状态； 运行方向：无源节点信号, 闭合为顺时针方向； 异常输出：无源节点信号, 闭合为异常报警		
权限管理	三级权限管理，可配置开启或关闭		
锁键/锁屏	防止错误操作		
掉电记忆	可设置开启或关闭，开启后，上电按照上次掉电时的状态运行，该功能只对“连续模式”有效		
全速功能	一键控制全速工作，用于填充、排空等，全速转速可设		
外形尺寸(长×宽×高)	225mmx145mmx165mm		
适用电源	AC100-240V (±10%) 50/60Hz		
电源功率	25W	45W	65W
工作环境	室内，温度：0 - 40℃，相对湿度：最大80%RH，非结露		
防护等级	IP31		
重量(单驱动器)	2.65kg	2.85kg	

适配泵头	适配软管	最大参考流量 (mL/min) 单通道		
		CJ200-1B	CJ400-1B	CJ650-1B
YZ1515X (3滚轮)	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	730	1460	2350
YZ1515X (6滚轮)	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	320	640	960@600rpm
YZ2515X	15# 24#	530	1060	1730
YZ15-13X (YZ II 15)	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	730	1460	2380
YZ25-13X (YZ II 25)	15# 24# 35# 36#	1000	2000	3250
DMD15-13	13# 14# 19# 16# 25#	690	1380	2240
FG15-13	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	800	1600	2600
FG25-13	15# 24#	730	1460	2380
DG-1/2/4/6/8 (6滚轮)	内径 ≤3.17(mm) 壁厚 (0.8-1mm)	48@100rpm	48@100rpm	48@100rpm
DG-1/2/4 (10滚轮)	内径 ≤3.17(mm) 壁厚 (0.8-1mm)	32@100rpm	32@100rpm	32@100rpm
DG15-24	16# 25# 17#	600	1200	1950
DG15-28	内径 ≤3.17(mm) 壁厚 (0.8-1mm) 13# 14#	75@100rpm	75@100rpm	75@100rpm